



NIEUWKOOP

METEN.NL

GEBRUIKSAANWIJZING



RE1005

HAND REFRACTOMETER 0-32%
BRIX





METEN  WETEN



1. Houd de Refractometer horizontaal en nabij een lichtbron, waarbij het licht op het meetvlak valt. Kijk door de opening en verstel de focus (a) zodanig dat de schaal duidelijk leesbaar is.
2. Om de Refractometer te ijken, dient men enkele druppels gedistilleerd water op het meetvlak (c) aan te brengen.
(c) aan te brengen.
Met de stelschroef (b) dient men de aflees schaal zodanig in te stellen dat de lijn tussen het donkere en lichte gedeelte op nul komt. Daarna de stelschroef (b) vast zetten en de Refractometer is klaar voor gebruik.
3. Het meten: Reinig het meetvlak (c) en afdekplaatje (d) met een zachte doek en breng 2 druppels van het monsterwater op het meetvlak (c) aan. Druk het plaatje (d) op het meetvlak (c) zodat het monster het hele meetvlak bedekt (fig. 1).
4. Plaats de Refractometer onder een lichtbron met gesloten plaatje (d) en kijk door de focus naar de aflees schaal.
Deze is af te stellen met (a). De lijn tussen de lichte en donkere kleur bepaald het glucose (suiker) gehalte in procenten.
5. Na de meting de Refractometer goed schoon en droog maken.

We wensen u veel succes met uw Refractometer

Fig. 1

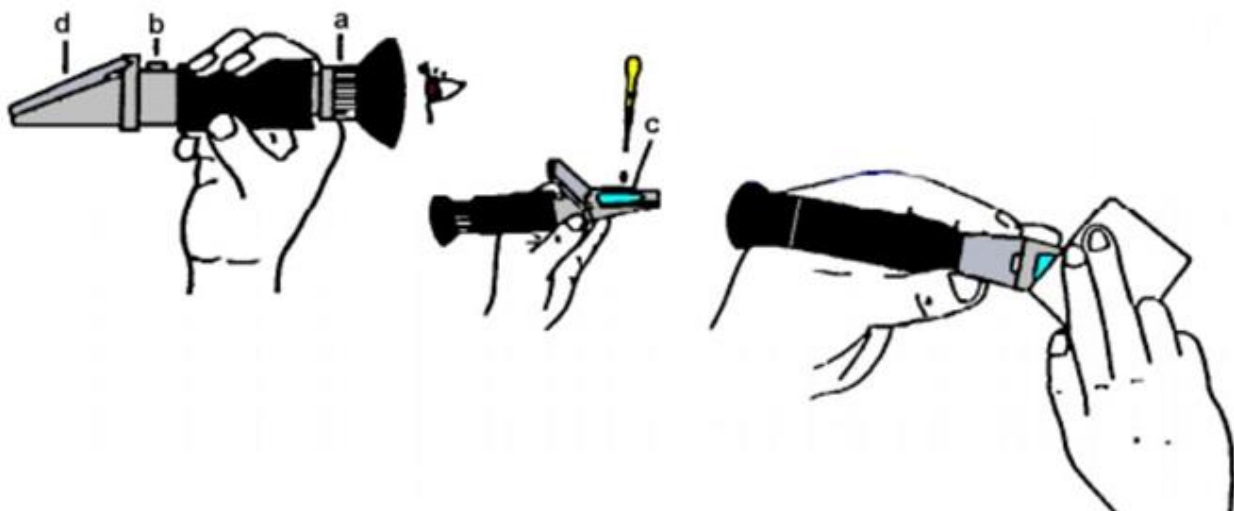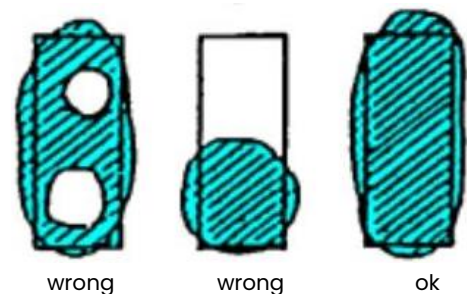

RE1005

HAND REFRACTOMETER 0-32% BRIX



NIEUWKOOP



METEN  WETEN

Nieuwkoop BV

Aalsmeerderweg 249 -S
1432 CM AALSMEER

0297 325836

info@nieuwkoopbv.nl
www.meten.nl



NIEUWKOOP